

## ◎オプションセル/ セルアダプタの使い方

- 測定部にセルアダプタ（品目コード：HACH5946）を挿入します。
- 挿入の向きは、セルアダプタの長い直線部分が手前に来るように、凹み部分が測定部の小さな印に合うように調整します（左写真参照）。
- セルアダプタを正しい向きで挿入しない場合、光源から照射された測定光が正常に検出部に届かず、正確な測定が行えません。また、セルアダプタを取り出せなくなるおそれがあります。セルアダプタは必ず正しい向きで挿入してください。
- セルアダプタを挿入したら、オプションセル（品目コード：HACH5947）で測定を行います。
- オプションセル使用時の推奨サンプル量は5.0mLです。
- ゴム栓（セルのキャップ）は、しっかりと中に押し込みます。押し込みが不十分な場合、ゴム栓が飛び出て外れるおそれがあります。ゴム栓が外れると、測定部内にサンプルがこぼれたり、ゴム栓が装置内に混入したりするおそれがありますので、ゴム栓は十分に押し込んでください。
- 本セルは、ディスポーザブルタイプではありません。洗浄することで繰り返しご使用いただけます。セル洗浄にあたり、純水洗浄では汚れが落ちない場合には、中性洗剤洗浄のほか、超音波洗浄も行えます。
- 継続的な使用にともない、セル表面の傷や汚れ、着色（色素沈着）、ゴム栓劣化などが認められた場合には、新しいセルに交換してください。